

HairpinSeq

Jak připravit vzorky



Vzorky připravte podle návodu na protokol StandardSeq s těmito obměnami:

- Velmi doporučujeme, aby všechny zasílané templáty byly lineární tzn. plazmidy linearizujte mimo oblast vašeho zájmu vhodným restrikčním enzymem.
- V ceně protokolu HairpinSeq je zahrnuta obousměrná sekvenace (forward i reverse). Každý templát tedy zasíláte ve dvou zkumavkách smíchaný jednou s forward primerem a jednou s reverzním primerem.
- Při zadávání zakázky musíte nejprve zadat informace o Vámi používaných primerech v části Moje primery, jinak nebudete schopni objednávku provést (u protokolu StandardSeq je tato možnost volitelná).

v20210511

HairpinSeq