

ReadySeq

Jak připravit vzorky



Vzorek je sekvenační reakce, připravená pomocí soupravy BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit (Applied Biosystems), následně přečištěná a konečně rozpuštěná v Hi-Di formamidu (Applied Biosystems) v minimálním objemu 15 μ l. Vzorky musí být zaslány v 96-jamkových destičkách (typ Standard, ne typ Fast), které jsou kompatibilní se sekvenátory Applied Biosystems.

Doporučujeme zaslat vzorky na ledu co nejrychleji po jejich přípravě přepravní službou (zasílání poštou nebo prostřednictvím našich schránek nedoporučujeme, hotové sekvenační reakce musí být udržovány v chladu a analyzovány co nejdříve).

Vzorky musí být zaslány v 96-jamkových destičkách. Nepoužívejte parafilm.

Před zasláním první várky vzorků doporučujeme, abyste nás kontaktovali!

v20210511

ReadySeq